



## **PREPARAZIONE dei CAMPIONI per il SIZING**

### **Requisiti del campione**

Inviare 10 ng di PCR di ciascun marcatore (già mescolati se facenti parte dello stesso campione da caricare); nel caso non si conosca la quantità in ng, ma si abbia un riferimento di volume, inviare la quantità 2X, cioè 2 volte la quantità che vorreste caricata.

Accompagnare il campione con la fotografia della corsa del gel d'agarosio, indicando il marcatore corso e la quantità in ul inviata.

### **Invio del campione**

Non seccare il campione, spedire il templatato a temperatura ambiente e proteggere i tubini da possibili schiacciamenti.

I campioni devono essere segnati (sul modulo scaricabile) con il proprio codice identificativo a partire dalla riga 1 e in maniera progressiva. Nel caso d'invio di una piastra non completa indicare sempre eventuali pozzetti vuoti.

Si raccomanda di segnare nei tubini il numero progressivo corrispondente a quello dalla lista cartacea.

I campioni inviati devono sempre essere accompagnati dal corrispondente modulo (scaricabile) compilato in ogni sua parte. In particolare è necessario specificare sempre la data d'invio e un recapito a cui verrà inviata via mail la notifica dell'arrivo dei campioni, e successivamente sarà spedito l'ettroferogramma della corsa elettroforetica.